

# Подставки

ПГИЖ.301318.033ПС

Паспорт

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1 Общие указания
- 2 Назначение
- 3 Основные технические данные
- 4 Комплектность
- 5 Инструкция по сборке
- 6 Свидетельство о приёмке
- 7 Свидетельство об упаковывании
- Приложение 1 Контактные телефоны

### **1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

1.1 Настоящий паспорт является документом, совмещенным с инструкцией по сборке подставок.

1.2 Данный паспорт должен находиться у лиц, ответственных за их сохранность.

1.3 В связи с постоянным усовершенствованием изделий, внесением конструктивных изменений, повышающих надёжность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией подставок и настоящим паспортом.

### **2 НАЗНАЧЕНИЕ**

2.1 Подставки предназначены для установки на них изделий следующих наименований: стерилизаторы воздушные (ГП-20 СПУ, ГП-40СПУ, ГП-80 СПУ), термостаты электрические суховоздушных(ТС-1/20 СПУ, ТС-1/80 СПУ), шкафы сушильные ШС-80-01СПУ(200°С), ШС-80-01 СПУ(350°С), электропечь ЭКПС-10.

2.2 Размещение изделий на подставки дает возможность более эффективно использовать площадь лабораторий, кабинетов и других помещений, облегчает их уборку, делает использование изделий более удобным.

### **3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

3.1 Подставки могут быть выполнены с лакокрасочным покрытием и из нержавеющей стали.

3.2 Подставки (рисунок 1) состоят из основания, ножек и полки.

3.3 Габаритные размеры подставок приведены в таблице 1.

3.4 Поверхности подставок допускают дезинфекцию способом протирания растворами дезинфицирующих средств, разрешённых в Российской Федерации для дезинфекции поверхностей в соответствии с действующими методическими документами по применению конкретного средства.

3.5 Подставки могут эксплуатироваться в помещениях с диапазоном температуры окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°C и атмосферном давлении (84-107 кПа) 630-800 мм Г. ст.

Таблица 1

Наименование изделий	Размеры подставок , мм		
	Ширина	Длина	Высота
ГП-20	327	641	751,5
ГП-40	387	722	751,5
ГП-80	457	832	751,5
ТС-1/20	317	367	751,5
ТС-1/80	467	517	751,5
ШС-80-01 (200°C)	447	687	751,5
ШС-80-01 (350°C)	507	687	751,5
ЭКПС-10	487	497	751,5
ГП-20 нерж.сталь	327	641	751,5
ГП-40 нерж. сталь	387	722	715,5
ГП-80 нерж. сталь	457	832	715,5

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки подставок приведён в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Кол-во, шт.
Основание	1
Ножка	4
Полка	1
Винт-саморез 4,2x14,PH2c полукруглой головкой, с пресс шайбой	4
Винт с полукруглой головкой и прессшайбой, универ, М6-6gx16 (DIN967)	16
Гайка М6-6Н.05.016 ГОСТ5927-70	16
Шайба 6.65Г.016 ГОСТ6402-70	16
Шайба С6.04.016 ГОСТ11371-78	16

## 5 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

5.1 Извлечь комплект подставки из ящика

5.2 Освободить от бумаги основание, ножки, полку и крепежные изделия.

5.3 Собрать подставку в соответствии с рисунком 1 с помощью винтов с полукруглыми головками (16шт), закрепив их с другой стороны гайками с шайбами 6.65Г.016 и С6.04.016.

5.4 Закрутить в основание подставки винты-саморезы головкой вверх.

5.5 Установить изделие на подставку таким образом, чтобы головки винтов-саморезов попали в полости ножек изделия, для предотвращения скольжения изделия по поверхности подставки.

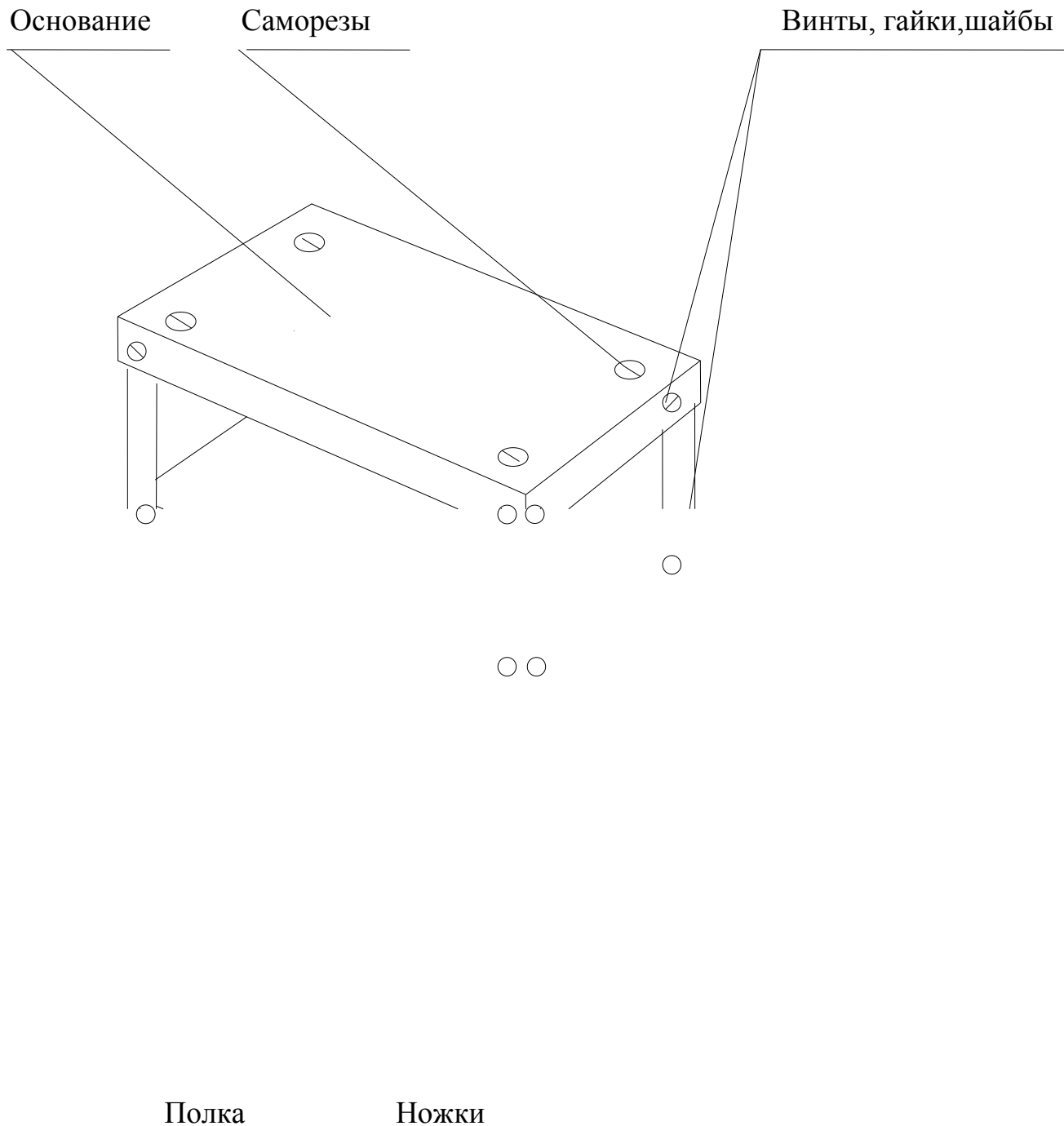


Рисунок 1 – Схема сборки подставки

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

### Подставка

код товара .....

Изготовлена и принята в соответствии с требованиями ПГИЖ.301318.34 и  
признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

### Подставка

код товара .....

Упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
должность

личная подпись

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Смоленское СКТБ СПУ»**

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97  
Контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90

e-mail: [info@sktb-spu.ru](mailto:info@sktb-spu.ru)

<http://sktb-spu.ru>

сервисная поддержка e-mail: [sktb.quality@mail.ru](mailto:sktb.quality@mail.ru)

